


「スナップ」するタイミング

青色のアクティベートサークルの辺縁部が白く消え始めたらアクティベーターを押し下げ、「スナップ」します。

アクティベーターがしっかりと押し下がり、底面側のデバイス部分とぴったり重なったことを確認します。

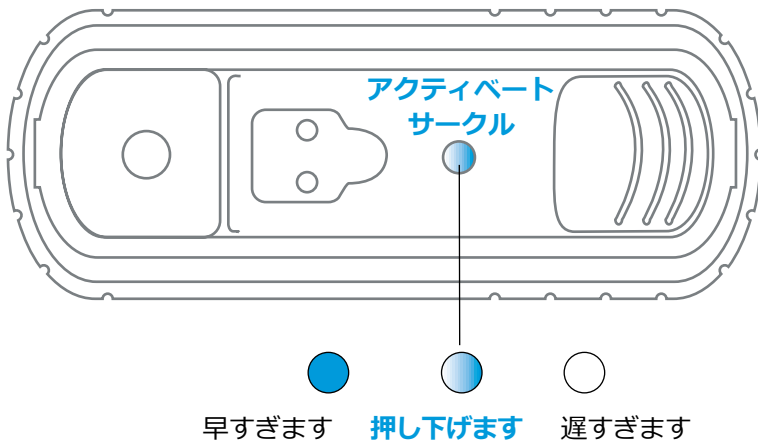

サンプルを注入口に注いだあと：

- サンプルがアクティベートサークルに達するまでに30-60秒かかります
- 60秒以上たっても到達しない場合、スポイトで吸った量が450 μ Lに満たなかったか、生乳の粘度が高すぎる可能性があります
- 60秒以上たっても到達しない場合、検査結果は正確でない可能性があります

IDEXX